

スキムミルクDM20



商品用途

一般細菌の冷凍保存

組成(1000mL)

・スキムミルク:200.0g ・pH:6.0~7.0±

規格

・2mL容器に1.0mL±

使用方法

固形培地で純培養した菌塊をチューブ表面に擦り付けスキムミルク液中に濃厚接触します。密栓後速やかにフリーザー内で凍結保存して下さい。

-20、-40、-80℃使用可、-180℃使用不可(液体窒素液層内)

保存

光を避けて冷蔵(2~8℃)にて保存して下さい。

品番	入数	価格(税抜)
CV2461S	100本	27,000円

【販売元】
株式会社スギヤマゲン
〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
TEL:03-3814-0285 FAX:03-3815-304

【製造元】
アップル科学株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井1丁目46番1号 新世界第一ビル410
TEL:03-5709-8870 FAX:03-5709-8876